



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS**

EQUIPO: NEVERA #1 CONSERVADORA DE PLASMA		ÁREA: BANCO DE SANGRE	
MARCA: EQUITEC		UBICACIÓN: 1ER NIVEL	
MODELO: EVF284/30			
SERIE: 11129341			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado -5°C-(30)°C	-16.9°C
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.2-8 Amp.	6.4 amp
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓
5	Revisión general del drenaje		✓
<b>OBSERVACIONES</b>			
N/A			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	
Brayan A. m. n		18/07/24	
		INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Wilson Reyes NOMBRE: _____ FIRMA: _____	FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: DE SANGRE Wilson Reyes NOMBRE: _____ FIRMA: _____

**INSTRUCTIVO**

**1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**

Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).

**2. Verificar la temperatura.**

Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.

**3. Revisión total de amperaje general del equipo.**

Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.

**4. Revisión de aterrizaje del equipo.**

Medir de neutro a tierra con amperímetro.

**5. Revisión general del drenaje.**

Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS**

EQUIPO: NEVERA #2 CONSERVADORA DE PLASMA		ÁREA: BANCO DE SANGRE	
MARCA: EQUITEC		UBICACIÓN: 1ER NIVEL	
MODELO: EVF284/30			
SERIE: 11129342			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		X
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado -5°C(-30)°C	X
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.2-8 Amp.	X
4	Revisión de aterrizaje del equipo		X
5	Revisión general del drenaje		X
<b>OBSERVACIONES</b>			
<i>Dañada por compresor</i>			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:
<i>Francisco D.</i>		<i>18/07/24</i>	<i>Wilson Reyes</i>
			FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR:
			<i>[Firma]</i>

**INSTRUCTIVO**

**1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**

Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).

**2. Verificar la temperatura.**

Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.

**3. Revisión total de amperaje general del equipo.**

Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.

**4. Revisión de aterrizaje del equipo.**

Medir de neutro a tierra con amperímetro.

**5. Revisión general del drenaje.**

Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS**

EQUIPO: NEVERA #3 CONSERVADORA DE PLASMA		ÁREA: BANCO DE SANGRE					
MARCA: EQUITEC		UBICACIÓN: 1ER NIVEL					
MODELO: EBB525C							
SERIE:							
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES							
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS				
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓				
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2°C-6°C	3.7°C				
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 8-11 Amp.	8.2 amp				
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓				
5	Revisión general del drenaje		✓				
<b>OBSERVACIONES</b>							
N/A							
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	<table border="1"> <tr> <td>FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Wilson Meyes</td> <td>FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: [Firma]</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td></td> </tr> </table>	FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Wilson Meyes	FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: [Firma]	NOMBRE:	
FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Wilson Meyes	FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: [Firma]						
NOMBRE:							
[Firma]		18/07/24					

**INSTRUCTIVO**

**1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**

Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).

**2. Verificar la temperatura.**

Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.

**3. Revisión total de amperaje general del equipo.**

Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.

**4. Revisión de aterrizaje del equipo.**

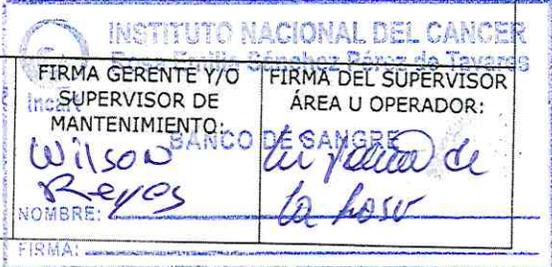
Medir de neutro a tierra con amperímetro.

**5. Revisión general del drenaje.**

Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS**

EQUIPO: NEVERA #4		ÁREA: BANCO DE SANGRE	
MARCA: FARCO FOGEL		UBICACIÓN: 1ER NIVEL	
MODELO: VT-40GL-US-SA2			
SERIE: 2014090265			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2°C-8°C	7.9°C
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.3 amp
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓
5	Revisión general del drenaje		✓
<b>OBSERVACIONES</b>			
poco de congelamiento			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	
Bryan Amon		18/07/24	
			
		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Wilson Reyes NOMBRE: Wilson Reyes	
		FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: BANCO DE SANGRE la rosa NOMBRE: la rosa	

**INSTRUCTIVO**

- 1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**  
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).
- 2. Verificar la temperatura.**  
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
- 3. Revisión total de amperaje general del equipo.**  
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
- 4. Revisión de aterrizaje del equipo.**  
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
- 5. Revisión general del drenaje.**  
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.