

1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		23/11/2025		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:		FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:	
OBSERVACIONES							
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS					
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.						
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2°C-8°C	3°C				
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 4.1-5.3 Amp.	5.1 amp				
4	Revisión de aterrizaje del equipo						
5	Revisión general del drenaje						
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES							
SERIE: 201400275							
MODELO: VT-22 GL							
MARCA: FARCO FOGEL							
UBICACIÓN: 1ER NIVEL							
AREA: FARMACIA DE ALTO COSTO							
EQUIPO: NEVERA #1 DE AMPOLLAS							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS



1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		23/1/2025		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:	FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:
FECHA DE REALIZACIÓN:					
OBSERVACIONES					
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS			
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.	✓			
2	Verificar la temperatura Rango Estimado 2°C-8°C	3.5°C			
3	Revisión total de amperaje general del equipo Rango Estimado 6.1-8.8 Amp.	7.8 Amp			
4	Revisión de aterrizaje del equipo	✓			
5	Revisión general del drenaje	✓			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES					
MARCA: THERMO		SERIE: 125921001150818.00			
MODELO: MR49SS-GAEE-TS					
UBICACIÓN: 1ER NIVEL					
AREA: FARMACIA DE ALTO COSTO					
EQUIPO: NEVERA #3 DE AMPOLLAS					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS



1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador.
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		23/1/25		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:	FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:
OBSERVACIONES					
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS			
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.	✓			
2	Verificar la temperatura Rango Estimado 2°C-8°C	✓ 3.3°C			
3	Revisión total de amperaje general del equipo Rango Estimado 6.1-8.8 Amp.	✓ 7.8 amp			
4	Revisión de aterrizaje del equipo	✓			
5	Revisión general del drenaje	✓			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES					
MARCA: THERMO		SERIE: 125920901150818			
MODELO: MR49SS-GAEE-TS					
UBICACIÓN: 1ER NIVEL					
AREA: FARMACIA DE ALTO COSTO					
EQUIPO: NEVERA #4 DE AMPOLLAS					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

